

Bedienung eines Gasbrenners

Entzünden

1. Haare zusammenbinden, Schutzbrille aufsetzen.
2. Luftzufuhr und Gaszufuhr am Brenner schließen.
3. Gashahn am Labortisch öffnen.
4. Gaszufuhr am Brenner öffnen.
5. Sofort Flamme entzünden.


Flamme regulieren

Flammenhöhe: mit der Gaszufuhr

Flammenart: mit der Luftzufuhr

Löschen

1. Luftzufuhr schließen.
 2. Gaszufuhr schließen.
- Gashahn am Labortisch schließen.

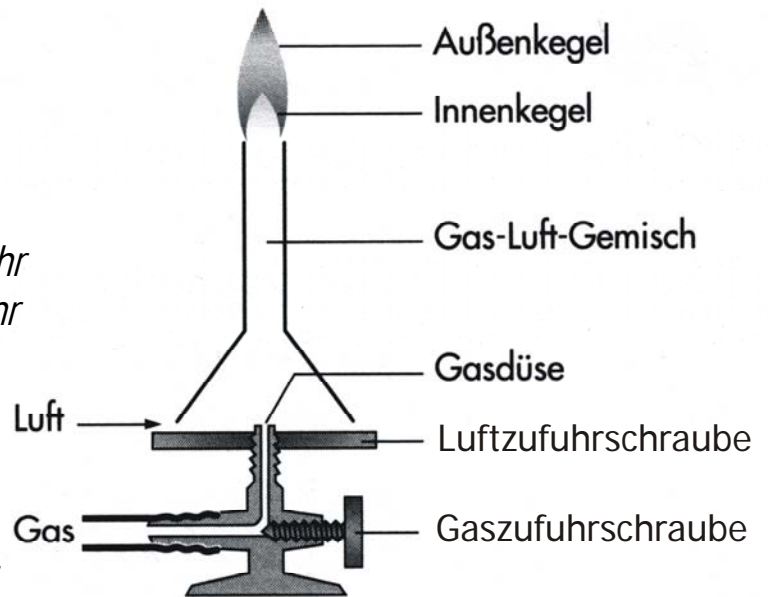

Bedienung eines Gasbrenners

Entzünden

1. Haare zusammenbinden, Schutzbrille aufsetzen.
2. Luftzufuhr und Gaszufuhr am Brenner schließen.
3. Gashahn am Labortisch öffnen.
4. Gaszufuhr am Brenner öffnen.
5. Sofort Flamme entzünden.

Flamme regulieren

Flammenhöhe: mit der Gaszufuhr

Flammenart: mit der Luftzufuhr

Löschen

3. Luftzufuhr schließen.
 4. Gaszufuhr schließen.
- Gashahn am Labortisch schließen.

